

NORMA E INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS – FARMANGUINHOS

BALANÇA

Prezado(a),

A calibração de balanças, tanto analógicas quanto digitais, exige o rigoroso cumprimento de normas e instruções específicas. Desviar dessas diretrizes pode comprometer a precisão das medidas e a confiabilidade dos resultados, afetando processos que dependem desses dados.

Eis alguns procedimentos a serem verificados antes da calibração:

1. Colocar a balança em uma mesa rígida, preferencialmente, com sistema de antivibração;
2. Evitar a utilização da mesa para outra finalidade;
3. Nivelar a balança, ajustando-se os pontos de apoio;
4. Ter cuidado com a tensão de alimentação, se for o caso;
5. Ligar a balança, pelo menos, 01 hora antes do horário agendado para a calibração;
6. Evitar solavancos, esbarrão entre outros na balança;
7. Verificar as condições ambientais do local de utilização;
8. Evitar “ventos” diretos na direção do prato da balança; e
9. NUNCA mudar a balança calibrada de lugar.