

NORMA E INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS – FARMANGUINHOS

PESO – PADRÃO

Prezado(a),

A calibração de peso-padrão, exige o rigoroso cumprimento de normas e instruções específicas. Desviar dessas diretrizes pode comprometer a precisão das medidas e a confiabilidade dos resultados, afetando processos que dependem desses dados.

Eis alguns procedimentos a serem verificados antes da calibração:

1. Utilizar luvas de algodão ou pinças específicas para este fim;
2. Tirar foto, vista superior, de cada peso-padrão para verificarmos seu estado;
3. Embrulhar cada peso-padrão, preferencialmente, em plástico bolha;
4. Acondicionar em uma caixa de modo que não haja folga;
5. Preencher os espaços com papel (i.e., jornal) para que não haja choques mecânicos entre os pesos-padrão, se for o caso; e
6. Ter cuidado com os pesos-padrão de valores menores, pois são facilmente “perdidos”.