



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Vice-Presidência de Pesquisa e
Coleções Biológicas - VPPCB

TERMO DE ACEITE

Este documento formaliza a prestação de serviços entre o solicitante e um espaço tecnológico de uma das Plataformas da Rede de Plataforma Tecnológica Fiocruz – RPT.

As análises realizadas pela Plataforma só podem ser utilizadas para Pesquisa.

Os resultados obtidos pertencem ao usuário. Entretanto, fotos, logos e imagens da Fiocruz ou de qualquer um dos seus Institutos, não podem ser utilizados para fins de divulgação sem autorização formal prévia da Instituição.

A Rede de Plataformas Fiocruz não disponibilizará dados de amostras, análises ou informações de pesquisas realizadas em suas Plataformas para terceiros, assegurando o sigilo entre os usuários e a Rede.

1 - CONDIÇÃO PRÉVIA

O usuário deve ter o cadastro do grupo de pesquisa aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz, disponível em <http://plataformas.fiocruz.br/>.

2 - SERVIÇO

2.1. Local:

O serviço será realizado mediante utilização do Espaço Tecnológico : Sequenciamento de peptídeos e/ou proteínas por degradação de Edman – localizado no Escritório Rondônia – Fiocruz Rondônia.

2.2. Código e nome do serviço

Tecnológico P09-002F: Sequenciamento de peptídeos e/ou proteínas por degradação de Edman

2.3. Condições de aceitação e recebimento das amostras

Para determinar a ordem dos aminoácidos, a amostras deverá ser enviada seca e na quantidade mínima de 100 pmol (para cada análise) em microtubo de centrifugação tipo Eppendorf. O solicitante deve fornecer amostras livres de solventes e sais inapropriados, como sal de amônio, tampão Tris, aminas primárias ou secundárias, e/ou solventes que contenham grandes quantidades de sal ou SDS. O solicitante deve avaliar a solubilidade da amostra em relação aos solventes que podem ser utilizados durante o processo, tais como água destilada, solução aquosa de TFA, solução aquosa ácido acético, acetonitrila e solução aquosa de trimetilamina. A amostra deve estar com o grupo N-terminal desbloqueado.

2.4. Entrega/ envio de materiais

Os materiais devem ser entregues de segunda a sexta-feira (exceto feriados), dentro do horário de expediente em microtubos devidamente vedados e identificados com os dados da amostra e do solicitante. Os materiais devem ser acondicionados e enviados em embalagem que evite sua deterioração durante o transporte. Enviar dados sobre a natureza do material, pureza, dosagem, peso total da amostra e forma de armazenamento.

2.5. Entrega de resultados

O resultado do sequenciamento será encaminhado para o responsável pelo pedido através de arquivo digital, disponibilizado através do Sistema da RPT (<https://plataformas.fiocruz.br/>), ou por e-mail, caso o tamanho do arquivo exceda o tamanho permitido como anexo.

Os dados serão armazenados por até 30 dias após a conclusão dos trabalhos e ficarão à disposição dos usuários por esse período. A plataforma NÃO se responsabiliza por backups fora desse período. A equipe de plataformas mantém o sigilo e confidencialidade sobre as informações dos usuários, amostras e dados resultantes dos serviços prestados.

3 – CLÁUSULA DE RESERVA

A Fiocruz, por meio da Vice-presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas tratará das questões não previstas neste Termo, as quais devem ser encaminhadas para a coordenação da Rede pelo e-mail: plataformas@fiocruz.br

Declaro que li aceito as condições anteriormente apresentadas.